



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

LB 冷冻缓冲液

简介:

生长在平板上或液体培养的细菌可在一定浓度的无菌甘油的 LB 培养基中保存, 作为一种替代方法, 细菌也可以保存在 LB 冷冻缓冲液。

LB 冷冻缓冲液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB 培养基等组成, 经无菌处理, 主要用于培养细菌的保存。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	Storage
	R20126	
LB 冷冻缓冲液	100ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、在 1.5ml 培养物中加入适量 LB 冷冻缓冲液。
- 2、充分混匀, 低温保存。
- 3、菌种复苏时, 用灭菌接种环刮拭冻结的培养物表面, 立即接种于 LB 琼脂平板表面, 37℃ 培养过夜。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。