

Rakoff 染色液

简介:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等，Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平，Rakoff 染色操作简单，经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20333		Storage
Rakoff Stain	100ml	500ml	RT 避光
说明书	一份		

自备材料:

- 1、细胞刷
- 2、生理盐水
- 3、试管
- 4、载玻片

操作步骤(仅供参考):

- 1、用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞，放入装有 1~2ml 生理盐水的试管内。
- 2、在试管内滴入 3~5 滴 Rakoff Stain，并轻轻混匀。
- 3、取 1~2 滴混合液于载玻片上，制成细胞涂片。
- 4、待涂片干燥，中性树脂封片。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

染色结果:

嗜酸性细胞质	粉红色
嗜碱性细胞质	淡绿色
角化细胞固缩核	不着色

注意事项:

- 1、细胞涂片时应注意使细胞均匀。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。

