



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

脂褐素染色液(Long Ziehl-Neelsen 法)

简介:

脂褐素是具有颗粒状的褐黄色色素, 由含有脂肪的残存物和溶酶体消化物组成, 被认为是由脂质和脂蛋白氧化产生的。脂褐素氧化过程是缓慢的、逐步发生的, 因此色素会呈现出不同的染色反应、不同的颜色, 形状和大小也变化不一, 脂褐素可见于肝脏、肾脏、心肌、肾上腺、神经细胞与神经节细胞等, 多分布在细胞核周围。

由于脂褐素是由脂质和脂蛋白缓慢氧化逐步形成的, 色素所处的氧化程度不同, 因此应用技术证实时, 组织化学反应会有所不同, 因此建议应用多种不同的技术来验证色素是脂褐质。常用的方法有 PAS 法、Schmorl 高铁-铁氰化物还原法、Long Ziehl-Neelsen 法、Gomori 醛复红法、Masson-Fontana 银法等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20615 4×50ml	Storage
试剂(A): 复红染色液	50ml	RT 避光
试剂(B): Long 酸性分化液	50ml	RT
试剂(C): 亚甲蓝染色液	50ml	RT 避光
试剂(D): 乙酸溶液	50ml	RT
说明书	一份	

自备材料:

- 1、载玻片
- 2、恒温箱或水浴锅

操作步骤(仅供参考):



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

- 1、组织固定，常规脱水包埋。
- 2、常规二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、组织切片裱贴于载玻片上。
- 4、载玻片入蒸馏水轻轻清洗。
- 5、入复红染色液加盖浸染，60℃水浴 3h 或室温过夜，自来水洗净。
- 6、入 Long 酸性分化液中分化，直至背景染色被去除。
- 7、自来水洗净。
- 8、入亚甲蓝染色液复染胞核 1min。
- 9、入乙酸溶液轻轻清洗。
- 10、常规脱水，常规二甲苯或脱蜡透明液透明，合成树脂封片。

染色结果:

脂褐素、蜡样物质	紫红色
细胞核	蓝色
背景	淡红紫或淡蓝色

注意事项:

- 1、恒温控制的水浴条件下进行染色，可以得到更可靠的结果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。