



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

草酸铵结晶紫染色液(0.4%)

简介:

草酸铵结晶紫染色液(0.4%)是革兰氏染色法中的一种成分, 主要由草酸铵、0.4%结晶紫、乙醇等组成, 革兰阳性菌染色中细胞经草酸铵结晶紫染色后再经 Gram 碘液处理, 形成不溶性复合物, 该复合物不能通过细胞壁, 不易被脱色, 所以保持紫色, 染色后细菌与环境形成鲜明对比, 可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特征, 而用以分类鉴定。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R20710		Storage
		100ml	500ml	
草酸铵结晶紫染色液(0.4%)				RT
说明书		一份		

自备材料:

- 1、接种环或挑取细菌的其他工具。
- 2、酒精灯
- 3、载玻片
- 4、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作或参考下列革兰氏染色的方法。
- 2、涂片: 取待检细菌, 于载玻片中央涂成薄层或者或在载玻片上滴加少许无菌水, 取菌与的水混合均匀, 涂成一薄层。
- 3、干燥: 涂片后在室温下自然干燥, 也可在酒精灯上略加温, 使之迅速干



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

燥。

4、固定：手持载玻片一端，标本面朝上，在酒精灯的火焰外侧快速来回移动 3~5 次，每次 1s，温度不宜过高，防止菌体蛋白变性，放置待凉后染色，也可以用甲醇或乙醇固定。

5、初染：滴加结晶紫染色液染色 1~2min，清水冲洗去染色液。

6、媒染：滴加 Gram 碘液，并覆盖载玻片，室温放置 1~2min，水洗。

7、脱色：滴加脱色液，摇动 10~30s，直至流下的脱色液不出现紫色时为止，立即用水冲去脱色液，终止反应。

8、复染：滴加沙黄染色液染色 30~60s，水洗。

9、干燥，镜检：置油镜观察。

染色结果：

革兰氏阳性菌	蓝色至紫色
革兰氏阴性菌	红色

注意事项：

- 1、涂片之前，应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、取细菌时，应注意自我防护，拔或塞试管塞时，应将试管口通过火焰略加烧灼，最后将接种环在火焰上烧灼灭菌。
- 3、加热固定涂片时，应注意玻片勿太靠近火焰，一般要求玻片温度不超过 60℃，以玻片背面触及手背皮肤不觉过烫为宜。
- 4、革兰氏染色的关键在于严格掌握脱色程度，脱色时间应根据经验判断；脱色过度，阳性菌可被误染为阴性菌；脱色不够，阴性菌可被误染为阳性菌。
- 5、待检细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养时间过长或已死亡或细菌溶解，常呈阴性。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 24 个月有效。