



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Western 转移缓冲粉剂

简介:

Western 转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

Western 转移缓冲粉剂主要成分为 Tris、甘氨酸等, 不含甲醇, 主要用于蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜, 不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上, 该试剂为粉剂, 溶解于去离子水及甲醇后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号		R21293		Storage
	Western 转移缓冲粉剂	1L	10×1L	10L	RT
说明书		一份			

操作步骤(仅供参考):

1、取 1L 包装的 Western 转移缓冲粉剂, 充分溶解于 600ml 去离子水后, 加入 150~200ml 无水甲醇, 最后补加去离子水至 1L, 即为 Western 转移配制工作液。

2、大多数蛋白质转移, 应置于 4℃ 进行, 以防止蛋白降解。

注意事项:

- 1、尽量选择优级甲醇, 分析纯甲醇也可使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。