



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Western 洗涤液

简介:

Western 洗涤液(Western Wash Buffer)可用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤, 主要由 TBS、去污剂等组成, 适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比, 每张膜洗涤大约需要 10~15ml 洗涤液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21311		Storage
	Western Wash Buffer	100ml	500ml	RT
说明书		一份		

自备材料:

- 1、摇床
- 2、洗涤容器

操作步骤(仅供参考):

- 1、在一抗或二抗孵育结束后, 加入少量 Western 洗涤液使之能盖住蛋白膜, 摇床上摇动洗涤 5min。
- 2、吸尽洗涤液或更换洗涤容器, 再加入新的洗涤液, 洗涤 3 次, 每次 5min。
- 3、进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件 Western 结果背景仍然较高, 可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数; 一般情况下, 延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对 Western 结果产生负面影响。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

- 1、Western 洗涤液一旦启用建议在 2 周内用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

