



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

苯胺黑染色液(0.55%)

简介:

苯胺黑可用于检测印迹膜上的蛋白, 转移的蛋白大于 50ng/条带时, 在淡蓝色的背景上可呈现蓝黑色的条带, 在测定内部序列时, 对于蛋白质测序和蛋白质原位切割, 氨基黑是常用的染色剂。

苯胺黑染色液(0.55%)主要由苯胺黑、弱酸、去离子水等组成, 适用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜, 其优点是温和的条件使蛋白提取降到最低。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

| 名称 | 编号 | | Storage |
|---------------|--------|----|---------|
| | R21325 | | |
| 苯胺黑染色液(0.55%) | 100ml | | RT 避光 |
| 说明书 | | 一份 | |

自备材料:

- 1、蒸馏水或去离子水
- 2、3%乙酸
- 3、摇床

操作步骤(仅供参考):

- 1、将印迹转移膜放在恰当容器中, 蒸馏水水洗 3 次, 每次 5min。
- 2、浸入苯胺黑染色液(0.55%)1min 或更长时间。
- 3、入 3%乙酸, 室温摇床上脱色 2 次, 每次 1min。
- 4、用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗 2~3 次, 每次 10min。
- 5、对结果作适当记录或拍照。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

