



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

六胺银染色液(改良 Grocott-橙黄 G 法)

简介:

六胺银染色液是一种经典显示基底膜的方法, 经过 Grocott 改良之后, 组织经铬酸氧化, 使真菌内的黏多糖暴露出醛基, 醛基把六胺银还原为黑色的金属银, 氯化金可使金属银转变为更稳定的金属金, 同时使背景更清晰, 海波可以固定并洗去未还原的银离子。

该六胺银染色采用橙黄 G 复染对各种真菌的显示效果都很好, 特别是马尔尼菲青霉菌的显示特别好, 但必须淡染橙黄 G, 如需显示曲霉和白色念珠菌, 可选用苏木素或者伊红复染, 可看到真菌与周围组织的关系。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号		R30435 5 × 50ml	Storage
试剂(A): 氧化剂		50ml	RT 避光
试剂(B): 漂白剂		50ml	RT
试剂(C): 六胺银工 作液	C1: 银溶液	1.5ml	4℃ 避光
	C2: 六胺溶液	25ml	4℃ 避光
	C3: 硼砂溶液	25ml	RT
C1、C2、C3 按操作说明混合配制。			
试剂(D): 氯化金溶液		50ml	4℃ 避光
试剂(E): 海波溶液		50ml	RT
试剂(F): 橙黄 G 复染液		10ml	RT
说明书		一份	

自备材料:

- 1、蒸馏水、系列乙醇、封片剂

2、水浴锅或恒温箱

3、环保浸蜡脱蜡透明液或二甲苯

操作步骤(仅供参考):

1、组织固定于中性甲醛固定液, 常规脱水包埋, 切片 4~5 μ m, 二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水洗。

2、切片入氧化剂氧化 20min, 流水稍洗。

3、入漂白剂处理 1min, 以除去氧化剂。

4、流水冲洗 5min, 蒸馏水浸洗 2 次, 每次 30~60s。

5、配制六胺银贮备液: 银溶液: 六胺溶液=6: 100 混合即成, 会有少量沉淀产生, 充分溶解即可; 该试剂可 4℃ 保存, 3 个月有效。

6、配制六胺银工作液: 六胺银贮备液: 硼砂溶液=106: 100 混合, 六胺银工作液是一次性的, 不能久放; 配制后可放入 60℃ 温箱中预热 30min, 再放入切片进行染色。

7、切片放入配制好的预热至 60℃ 六胺银工作液中, 加盖 60℃ 恒温染色大约 20~60min, 切片呈淡黄色即取出经水洗后显微镜观察是否有菌体出现; 如有淡棕色菌体出现, 应每隔 5~10min 观察一次以控制菌体着色深浅, 直至显色理想。

8、蒸馏水洗, 氯化金溶液调色 1~2min, 蒸馏水洗 1~2 min。

9、置于海波溶液 2 min, 流水冲洗 5min。

10、滴加 1 滴橙黄 G 复染液复染 1s, 流水冲洗, 复染时间不宜过长, 否则将影响最终效果。

11、流水冲洗 20~60s, 常规脱水, 二甲苯或环保浸蜡脱蜡透明液透明, 中性树胶封固。

染色结果:

真菌、上皮粘液	黑色或棕黑色
背景	橙黄色



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

注意事项:

- 1、实验中所用玻璃器皿应预先用硫酸洗液浸泡并用蒸馏水冲洗干净、烤干。
- 2、六胺银储备液可 4℃ 保存, 3 个月有效。
- 3、配制好的六胺银工作液是一次性的, 不宜久置。
- 4、六胺银工作液配制后应先放入温箱中预热, 温度要达到 60℃ 时, 再放入切片进行染色; 如用水浴锅代替恒温箱, 需将温度设定在 48~50℃, 否则切片会很快变黑而难以掌握, 一般建议在恒温箱中孵育染色。
- 5、在低倍镜检时菌体不宜着色太黑, 否则在高倍镜下观察则不够清晰透亮, 特别需注意菌体成堆的地方的显色。
- 6、氯化金调色时一定要在显微镜下观察。
- 7、橙黄 G 复染液应淡染, 时间不能过长。

有效期: 6 个月有效; 4℃ 运输, 4℃ 保存。

