



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

细胞凋亡阳性对照试剂盒

产品编号	产品名称	包装
R33010-200T	细胞凋亡阳性对照试剂盒	200T

产品简介:

细胞凋亡阳性对照试剂盒(Apoptosis Inducers Kit)含有两种不同的细胞凋亡诱导试剂, 试剂 A 和试剂 B。细胞凋亡诱导试剂 A(Apoptosis Incucer A, 即 Apopida) 和试剂 B(Apoptosis Inducer B, 即 Apobid) 分别可以诱导 Hela、HEK293、CHO、COS 等常见细胞的细胞凋亡。

由于细胞凋亡的诱导具有细胞特异性, 细胞凋亡的机制也具有一定的细胞特异性, 尽管细胞凋亡诱导试剂 A 和试剂 B 可以诱导常见的一些细胞的细胞凋亡, 但是我们无法保证这两种试剂可以诱导任何一种细胞发生凋亡。

细胞凋亡诱导试剂 A 和试剂 B 相互补充, 可以诱导更多种类的细胞产生凋亡。

本试剂盒至少可用于检测 200 个样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
R33010-200T	细胞凋亡诱导试剂 A	200μl
	细胞凋亡诱导试剂 B	200μl
——	说明书	一份

保存条件:

-20℃ 保存, 一年有效。

注意事项:

对于不同的细胞, 需要摸索细胞凋亡诱导试剂的不同浓度和诱导时间。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

使用说明:

1. 对于待诱导凋亡的培养细胞, 分别按照与细胞培养液的体积比 1:1000, 1:2000 和 1:3000 的比例把细胞凋亡诱导试剂 A 或试剂 B 加入到培养液中。
2. 4、8、12、16 或 24 小时后观察细胞凋亡的情况。通常 16 或 24 小时后, 在光学显微镜下可以看到明显的细胞形态的变化, 此时应该可以检测到非常明显的细胞凋亡。
3. 根据初步的实验结果确定一个比较适当的细胞凋亡诱导试剂以及诱导浓度和诱导时间。万一诱导效果不佳, 可以把细胞凋亡诱导试剂 A 或试剂 B 同时按照 1:1000, 1:2000 和 1:3000 的比例加入到细胞培养液中, 以期通过两种不同的试剂同时作用而诱导细胞凋亡。
4. 如果需要在体内诱导细胞凋亡, 请自行尝试。

