



二乙酸荧光素

货号: V50222

储存条件: -80℃ (运输条件: 冰袋低温运输)

产品简介:

二乙酸荧光素(fluorescein diacetate, 简称 FDA, CAS:596-09-8), 是一种非荧光的疏水荧光素衍生物, 能主动扩散进入细胞膜(包括哺乳动物细胞和细菌细胞), 一旦进入细胞, 经胞内酯酶水解二乙酸基团生成强荧光产物荧光素(Ex/[m=495/520nm)。此荧光素累积在含完整细胞膜的细胞内, 从而用作细胞活力的指示标志物。而不具有完整细胞膜或缺乏活力代谢的细胞都无法聚集此荧光素, 从而不会呈绿色荧光。FDA 可能与碘化丙啶(PI)共染色, 因死细胞能摄取 PI, 细胞被染成红色; 而活细胞不能摄取 PI, 只能被染成绿色。这一双色分离死细胞和活细胞的方法比单色染色提供了一种相对更精确的活细胞定量分析。

使用方法:

工作液配制:

实验前, 用 HHBS 缓冲液或其他生理缓冲液, pH 7.0 稀释 DMSO 储存液到 1-20uM 染色工作液, 漩涡混匀。

染色步骤:

- 1)用待测化合物处理细胞一段时间;
- 2)离心收集并调整得到 $2-10 \times 10^5$ 细胞/管
- 3)用 500ul 染色工作液重悬细胞;
- 4)室温或 37-C 避光孵育 15-30min
- 5)吸掉染色工作液, 用 HHBS 或其他缓冲液清洗细胞。用 500ul 预热的 HHBS 或培养基重悬细胞使其密度为 $2-10 \times 10^5$ 细胞/管
- 6)用流式细胞仪(FL1 通道)或荧光显微镜监测荧光变化(Ex/Em=490/520nm)。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

注意事项:

- 1) 本品保存过程中远离氧化剂。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



源叶