



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×)

简介:

PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×)由 Tris、溴酚蓝等组成, 用于 PAGE 连续蛋白电泳。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21160	Storage
	PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×)	5ml	-20℃
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、在室温或不超过 37℃的水浴中溶解 PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×), 水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。
- 2、取适量的蛋白样品和 PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×)按 4:1 混合, 充分混匀。
- 3、直接上样到 PAGE 连续凝胶加样孔内即可。
- 4、通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

注意事项:

- 1、PAGE 连续蛋白加样缓冲液(5×)必须完全溶解后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。