



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

## Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)

### 简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、0.1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 5 倍浓缩的粉剂, 主要由 125mM Tris、1.25M 甘氨酸、0.5%SDS 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 5 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R21175	Storage
	Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)	1L	RT
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取 Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水, 补水至 1000ml, 即为 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。
- 2、用蒸馏水或去离子水稀释 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液至 1×后使用。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。